

For more information, please contact us:

ExpotechUSA

10700 Rockley Road
Houston, Texas 77099
USA

281-496-0900 [voice]

281-496-0400 [fax]

E-mail: sales@expotechusa.com

Website: www.ExpotechUSA.com

ЛАБОРАТОРНЫЙ МИКСЕР

OFI-КОД ИЗДЕЛИЯ 152-18 155 В
OFI-КОД ИЗДЕЛИЯ 152-18-1 230 В

УСТАНОВКА

1. Вынуть миксер из упаковки.
ОСТОРОЖНО! Шпиндель, выполненный из нержавеющей стали, изготовлен и отшлифован с точностью часовых деталей, поэтому обращение с ним требует особой осторожности. Шпиндель находится на значительном расстоянии от подшипника, поэтому сильный удар или слишком большое давление может нарушить точность его балансировки, что приведет к неработоспособности прибора на больших скоростях.

Не прислонять к миксеру никакие предметы, чтобы не допустить деформации шпинделя.
Не следует поднимать или перемещать миксер, держа его за шпиндель.
2. Электропитание
 - a. Проверить требования к напряжению, указанные на паспортной табличке миксера.
 - b. Убедиться, что напряжение сети соответствует указанному на табличке.
 - c. Включить миксер в сеть.

РАБОТА ПРИБОРА

1. Переключатель скорости расположен сверху на корпусе электродвигателя и позволяет задать одну из двух скоростей вращения шпинделя — высокую или низкую.
2. Для тщательного перемешивания жидких веществ необходимо время. Миксер должен находиться во включенном состоянии до тех пор, пока жидкость не только перемешается, но и поменяет цвет и даже начнет переливаться через край. Необходимое время зависит от температуры и состава жидкости и определяется опытным путем. Как правило, более жидкие вещества перемешиваются на низких скоростях, а тяжелые, вязкие смеси — на высоких.

ЧИСТКА

1. Перед началом чистки вынуть электрический шнур прибора из розетки. Протереть головку миксера влажной салфеткой. Не допускать проникновения воды и моющих средств в корпус электродвигателя — это может привести к выходу из строя электрических компонентов устройства.
2. Для удобства чистки можно извлечь штырь, высвободив его из защелки переключателя. Для установки штыря на место вставить его в два отверстия, расположенные в нижней части защелки. Перед повторным включением миксера в сеть тщательно протереть его сухой салфеткой.

УХОД

Если миксер не поврежден, для нормальной работы прибора не требуется никакого специального ухода, за исключением чистки. Вращение шпинделя обеспечивается герметизированными подшипниками, которые не нуждаются в смазке. Если во время работы вращение шпинделя замедляется, следует заменить щетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Можно использовать бумажные стаканчики любого размера.

Двухскоростной переключатель и двигатель

6000 и 12600 оборотов в минуту.

Модель SMW: 110-120 В, 60 Гц, однофазная

Модель SMW-F: 220 В, 50 Гц, однофазная

Модель SM-22 с вращающейся головкой: миксер без кронштейна для крепления к стене.

Размеры

Высота: 12 дюймов (30,48 см)

Ширина: 4 дюймов (10,16 см)

Длина: 6 дюймов (15,24 см)

Вес брутто при транспортировке

12 фунтов (5,44 кг)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует отсутствие дефектов материалов и/или изготовления прибора в течение одного (1) года со дня его продажи потребителю. Любая деталь или элемент прибора, неисправность которого была выявлена в течение двенадцати (12) месяцев со дня продажи, подлежит бесплатному ремонту или замене (по усмотрению компании OFI Testing Equipment).

Действие данной гарантии ограничивается следующими условиями:

- 1) данное устройство является переносным, и стоимость обслуживания на месте (т.е. командировочные расходы) не предусмотрена положениями настоящей гарантии;
- 2) повреждения, вызванные халатностью, небрежным обращением и/или несоблюдением правил эксплуатации прибора (например, подключение к источнику с параметрами, не оговоренными техническими условиями, падение прибора, самостоятельный ремонт или замена электрических деталей) аннулируют действие гарантии.